

Enterolert* -DW

Detección de enterococos en 24 horas, en agua destinada al consumo humano

Cuantifica de manera fiable en 24 horas la presencia de enterococos en agua destinada al consumo humano

Fácil

- Elimina la preparación de los medios, la esterilización en autoclave, el recuento de colonias y la limpieza de los instrumentos de vidrio.
- Simplifica la formación y el proceso; el control de calidad (CC) puede hacerse en 15 minutos.

Rápido

- Menos de 1 minuto de tiempo de manipulación; no se necesitan confirmaciones.
- Los resultados son definitivos a las 24 horas y no en 48 como ocurre con los métodos tradicionales como requiere la norma ISO 7899-1:1998.

Preciso

- Validación completa de conformidad con la norma ISO 13843.
- Elimina la subjetividad interpretativa que forma parte de los métodos tradicionales.
- Detecta un único enterococo viable por muestra.

Versátil

- Se usa solo para análisis de cuantificación con Quanti-Tray* y Quanti-Tray*/2000.



Enterolert*-DW/Quanti-Tray* ha sido validado por la Association Française de Normalisation (AFNOR) y está aprobado por el Drinking Water Inspectorate (DWI) (Reino Unido) para la detección de enterococos en agua potable.




El laboratorio de CC de agua de IDEXX está acreditado según la norma ISO/IEC 17025:2005.

IDEXX

ISO 9001:2008 CERTIFIED

Enterolert*-DW: Detección de enterococos en 24 horas

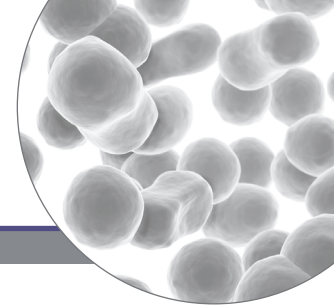

Cómo empezar

1

Agregue el reactivo a la muestra de agua y agite para que se disuelva.



Cuantificación


2

Vierta la muestra en Quanti-Tray*.



3

Selle usando el sellador Quanti-Tray* PLUS de IDEXX e incube durante 24 horas.

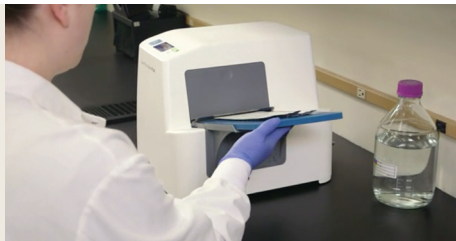

4

Lea los resultados:
Los pocillos verdes son positivos para enterococos.



Quanti-Tray* ofrece los recuentos del número más probable (NMP) hasta 200 sin necesidad de dilución, por cada muestra de 100 ml.

Quanti-Tray*/2000 ofrece los recuentos del NMP hasta 2419 sin necesidad de dilución, por cada muestra de 100 ml.

América del Norte y América del Sur: 1-207-556-4496/1-800-321-0207

Europa: 00800 4339 9111

Reino Unido: +44 (0) 1638 676800

China: +86 21 61279528

Japón: +81 422 71 5921

Australia: 1300 443 399