

# Enterolert\* -E

Detección de enterococos en 24 horas para muestras de 100 ml

## Cuantifica de manera fiable en 24 horas la presencia de enterococos

### Fácil

- Elimina la preparación de los medios, la esterilización en autoclave, el recuento de colonias y la limpieza de los instrumentos de vidrio.
- Simplifica la formación y las pruebas; el control de calidad (CC) puede hacerse en 15 minutos.

### Rápido

- Menos de 1 minuto de tiempo de manipulación; no se necesitan confirmaciones.
- Los resultados son definitivos a las 24 horas y no en 48 como ocurre con los métodos tradicionales como requiere la norma ISO 7899-1:1998.

### Preciso

- Elimina la subjetividad interpretativa que forma parte de los métodos tradicionales.
- Enumera hasta 2419 enterococos por 100 ml sin ninguna dilución necesaria (con Quanti-Tray\*/2000).

### Flexible

- Puede usarse para análisis de cuantificación con Quanti-Tray\* y Quanti-Tray\*/2000.



Enterolert\*-E se desarrolló para el mercado europeo, está relacionado con el método estándar para enterococos de la Directiva de la UE sobre agua de baño, la norma ISO 7899-1, y ha sido validado para aguas de baño por la Association Française de Normalisation (ANFOR).




El laboratorio de CC de agua de IDEXX está acreditado según la norma ISO/IEC 17025:2005.

**IDEXX**

ISO 9001:2008 CERTIFIED

# Enterolert\*-E: Detección de enterococos en 24 horas

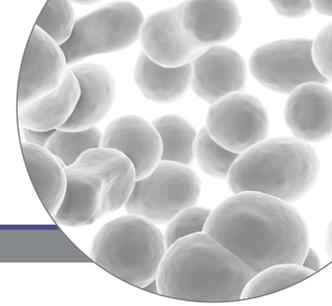

## Cómo empezar

1

Agregue el reactivo a la muestra de agua y agite para que se disuelva.



Cuantificación

Presencia/Ausencia

2

Vierta la muestra en Quanti-Tray\*.




2

Incube el recipiente durante 24 horas.



3

Selle usando el sellador Quanti-Tray\* PLUS de IDEXX e incube durante 24 horas.

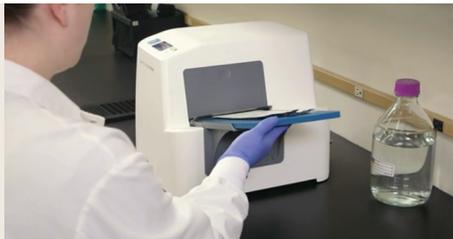

3

Lea los resultados:  
El azul fluorescente es positivo para enterococos.



4

Lea los resultados:  
Los pocillos azules fluorescentes son positivos para enterococos.



Quanti-Tray\* ofrece los recuentos del número más probable (NMP) hasta 200 por cada muestra de 100 ml. Quanti-Tray\*/2000 ofrece los recuentos del NMP hasta 2419 por cada muestra de 100 ml.

América del Norte y América del Sur: 1-207-556-4496/1-800-321-0207

Europa: 00800 4339 9111

Reino Unido: +44 (0) 1638 676800

China: +86 21 61279528

Japón: +81 422 71 5921

Australia: 1300 443 399

**IDEXX**