

Toallitas y SteriSox® estériles para detección de *Salmonella*

La **salmonelosis** es una enfermedad causada por enterobacterias patógenas del género *Salmonella*, que pueden **encontrarse en el entorno de las granjas y contaminar la carne y los huevos, lo que puede causar intoxicaciones alimentarias.**

Desde 1997, **SodiBox** ha desarrollado una **gama completa de kits de toma de muestras estériles**, perfectamente **adaptados a la normativa** vigente en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea para el seguimiento de la *Salmonella* en entornos de producción avícola.

De conformidad con:



Normativa europea



Norma ISO 13307
Técnicas de toma de muestras
Producción primaria



Envases para transportar muestras biológicas

El transporte de muestras biológicas es una **fase importante en los análisis veterinarios.**

SodiBox diseña y fabrica su **gama de envases que permite transportar una gran variedad de muestras** (tubos de sangre, hisopos, placentas, mariscos, muestras varias) en **cumplimiento con la normativa ADR** (Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera), y específicamente de la instrucción de envases **P650 n°UN3373**.



Nuestra gama de kits estériles



Toallitas



SteriSox®

Para conocer
todos nuestros
productos para la
sanidad animal
y el transporte,
escanee el código
QR



Nuestra gama de kits de transporte



Cajas y
contenedores
isotérmicos



Bolsas
estancas



Absorbentes

Contáctanos

Nuestro equipo está a tu disposición para **orientarte y ayudarte** a encontrar los dispositivos de toma de muestras estériles y los envases de transporte que se adapten mejor a tus necesidades.

✉ bioser@bioser.com

☎ T: 932 264 477

www.bioser.com





SteriSox

Para controlar *Salmonella* en los criaderos de aves de corral



Normativa europea



Norma ISO 13307

• Esterilidad

Esterilización por rayos gamma por ionización a 15 Kilograys mínimo. Esterilidad de cada lote de producto verificada por un laboratorio externo certificado COFRAC.

• Calidad de la calza

Asegura una recogida eficaz de los excrementos y polvos en las edificaciones de los criaderos. Al llegar al laboratorio, las calzas **SodiBox** permiten una liberación óptima de los gérmenes en la fase de preenriquecimiento.

• Diluyentes

La fabricación de nuestros diluyentes cumple con la norma ISO 11133.

• Calidad de las bolsas

Nuestras bolsas para muestras están perfectamente adaptadas para la mezcla en triturador y se abren y se vuelven a cerrar fácilmente, garantizando la integridad de la muestra durante todo el transporte.

Garantía del producto

- Validez garantizada hasta 1 año para los productos húmedos y 2 años para los productos secos
- Los productos se entregan con el certificado de análisis y el certificado de ionización
- Trazabilidad por número de lote indicado en cada kit, cartón y certificado de análisis

Composición de un kit:

- **El soporte de toma de muestras:** calzas de jersey con elástico de sujeción que pueden colocarse sobre todo tipo de botas, incluidas las de tallas grandes.
- **El diluyente y el agente neutralizante** están formulados conforme a las normas vigentes; volumen constante y calibrado para todos los kits.
- **Una bolsa para muestras** con sistema integrado de nuevo cierre, con una zona de inscripción para la identificación de la muestra y cuyas soldaduras han sido probadas y validadas para su uso en un triturador.
- **Guantes estériles** (opcionales) ambidiestros sin látex.
- **Sobrebotas** (opcionales) de plástico de gran resistencia con elástico de sujeción.

Opciones disponibles:

- Cantidad de calzas
- Diluyente
- Par de guantes
- Sobrebotas





Ref. 149022075 y 149023200



Ref. 149025120 y 149024050



Ref. 149002100

Durante la cría

Referencia	Par de StériSox	Diluyente	Volumen (en ml)	Color de marcado de la bolsa	Cantidad de bolsas	Paquete	Par de guantes + 2 sobrebotas
149019600	1	Seco	-	●	1	Por 25	No
149020200	1	Seco	-	●	1	Unitario	Sí
149022075	1	Sal de triptona	15	●	1	Unitario	Sí
149023200	1	Sal de triptona	15	●	1	Por 25	No
149025120	2	Sal de triptona	30	●	1	Por 15	No
149024050	2	Sal de triptona	30	●	1	Unitario	Sí
149029080	5	Sal de triptona	70	●	2	Unitario	Sí
149028050	5	Sal de triptona	70	●●	2	Unitario	No

Después de la limpieza

Referencia	Par de StériSox	Diluyente	Volumen (en ml)	Color de marcado de la bolsa	Cantidad de bolsas	Paquete	Par de guantes + 2 sobrebotas
149021050	1	Agua peptonada al 10% de agente neutralizante	15	●	1	Por 25	No

Conjunto de accesorios 2 guantes + 2 sobrebotas

Referencia	Color de los guantes	Color de las sobrebotas
149002100	Azul	Transparente

Para conocer
todas las SteriSox
escanea el código QR





Toallita de toma de muestras

Para controlar *Salmonella* y la Gripe aviar en los criaderos de aves de corral



Norma ISO 13307

Técnicas de toma de muestras
Producción primaria

• Esterilidad

Esterilización por rayos gamma a 15 kilograys mínimo. Esterilidad de cada lote de producto verificada por un laboratorio externo certificado COFRAC.

• Calidad de la toallita

Alta calidad de las toallitas tejidas y no tejidas, garantizando la ausencia de sustancias inhibidoras. Al llegar al laboratorio, permite una liberación óptima de gérmenes en la fase de preenriquecimiento.

• Diluyentes

La fabricación de nuestros diluyentes cumple con la norma ISO 11133. Se proponen diferentes diluyentes de forma sistemática con un agente neutralizante adaptado a cada tipo de desinfectante.

• Calidad de las bolsas

Nuestras bolsas para muestras están perfectamente adaptadas para la mezcla en triturador y se abren y se vuelven a cerrar fácilmente, garantizando la integridad de la muestra durante todo el transporte.

Garantía del producto

- Validez garantizada hasta 1 año para los productos húmedos y 2 años para los productos secos
- Los productos se entregan con el certificado de análisis y certificado de ionización
- Trazabilidad por número de lote indicado en cada kit, cartón y certificado de análisis

Composición de un kit:

- **El soporte de toma de muestras:** una toallita irrompible que no gotea ni se deshilacha.
- **El diluyente y el agente neutralizante** están formulados conforme a las normas vigentes; volumen constante y calibrado para todos los kits.
- **Una bolsa para muestras** con sistema integrado de nuevo cierre, con una zona de inscripción para la identificación de la muestra y cuyas soldaduras han sido probadas y validadas para su uso en un triturador.
- **Guantes estériles** (opcionales) ambidiestros sin látex.

Opciones disponibles:

- Color de la toallita
- Estructura
- Dimensiones
- Diluyente
- Bolsa para muestras
- Par de guantes





Ref. 149009100 y 149010175



Ref. 149017100 y 149018175



Ref. 149030150

Después de la limpieza

Referencia	Color	Estructura	Dimensiones en cm)	Diluyente	Par de guantes
149009100	Blanco	Alveolada	34 x 37	Agua peptonada al 10% de agente neutralizante	Sí
149010175	Blanco	Alveolada	34 x 37	Agua peptonada al 10% de agente neutralizante	No

Durante la cría

Referencia	Color	Estructura	Dimensiones en cm)	Diluyente	Par de guantes
149017100	Azul	Alveolada	34 x 37	Agua destilada	Sí
149018175	Azul	Alveolada	34 x 37	Agua destilada	No

Gripe aviar

Referencia	Color	Estructura	Dimensiones en cm)	Diluyente	Par de guantes
149030150	Azul	Llena	32 x 17	Seco	No

Para conocer todas las toallitas para los controles en criaderos de aves de corral escanee el código QR

